


電離箱ガスの変更方法

電離箱のガスの変更は制御PCのアプリケーションから行います。

1. デスクトップにある「IC_GasController」アイコンからアプリケーションを起動します。

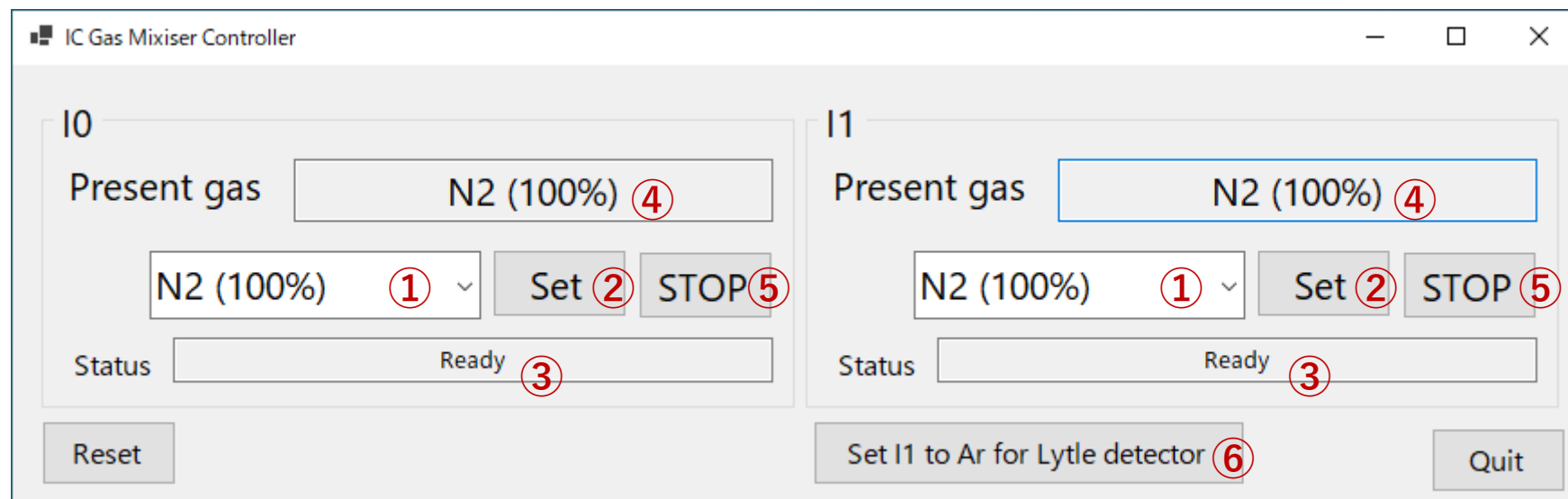

2. 使用したい①ガスの種類を選んで②Setボタンを押してください。
3. ガス置換は約10分かかります。残り時間は③Status欄に表示されます。
4. 置換が完了すると④PresentGasの表記が変わり、③Statusが「Ready」になります。

⑤STOPボタンを押すとガス置換プロセスが中断し、ガスフローは停止します。

**ライトル検出器を使用する場合は⑥のSet for Lytleボタンを押してください。
(②のSetボタンで置換するとライトル検出器が破損します。)**